

## C660 fraction collector 參數設定


1. 用旋鈕選擇 parameter，按旋鈕



2. 選適當的 Rack Type 及 order



3. 在 No. of Racks 數字(4)處按入

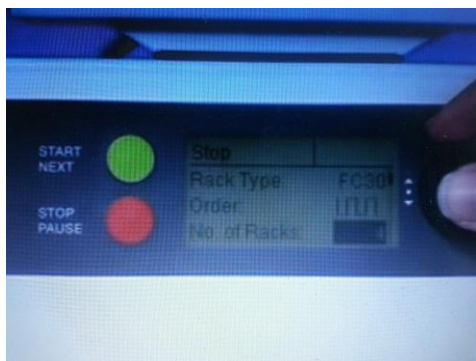

4. 在 No. Of Tubes 數字(120)處按入



5. 在 show 處按入




6. 簡圖確定後按入




7. 收集方式選擇 by volume



8. 每次收集體積 50ml

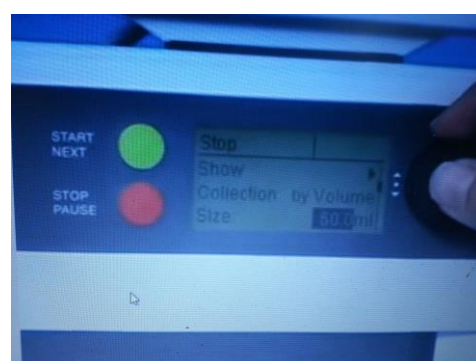

9.Delay 時間：30 秒

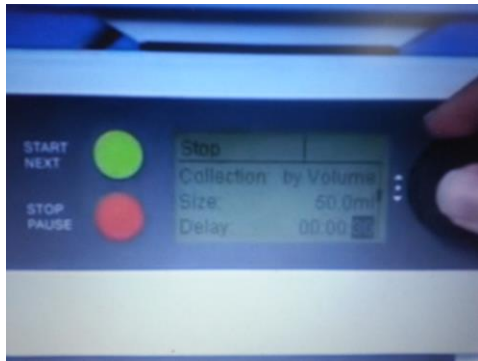

10.偵測器數目：1 個



11.  
收集方式



12.存檔

12-1.



12-2.

